

## Laboratorion painesäätöjärjestelmät FP 301-305 Huolto-ohjeet

### Yleistä

Järjestelmän komponentit eivät vaadi yleensä huoltoa.

- Järjestelmään mahdollisesti liitetystä vetokaapin säätöjärjestelmästä on oma erillinen huolto-ohje.
- Painesuhdetta säätevien moottoripeltien häiriöt ilmenevät poikkeavina käyntiääninä tai huoneen väärinä painesuhteina. Tarkista ensin puhaltimien ja palopeltien toiminta. Jos häiriö ei poistu ota yhteyttä meihin.
- Järjestelmään kuuluu erillinen painesäädön anturi, se on automaattisesti nollautuva eikä vaadi huoltoa. Jos painesäätöjärjestelmä ei silti toimi, tarkista myös ovien sulkeutuminen, ovikytkimien toiminta ja huoneen tiiveys silmämääräisesti.

### Järjestelmän toiminnan tarkastukset

Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastus voidaan suorittaa tarpeen mukaan laboratorion riippuen. Yleensä vuosittain suoritettavat tarkastukset ovat riittävät. Aina laboratoriossa suoritettavien ilmanvaihtomuutosten jälkeen tulisi järjestämä kuitenkin testata ja tarvittaessa säätää.

Tarkastusmittaus suoritetaan yleensä vetokaappien tarkistuksen yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä suoritetaan myös tarvittavat tarkistussäädöt.

### Kierrätys

Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy . Lisätietoja yritystuotteiden kierrätyspisteistä [www.elker.fi](http://www.elker.fi) .